


ラ ボ グ ル コ
LAB Gluco

**試験研究用
Research Use Only**

※医療目的・診断目的ではご使用になれません。


操作手順

1




LG用センサーに付属されている「コードキー」を本体に差し込んでください

2



機器にコードが表示されますので、LG用センサーのバイアル表示と同じであることを確認してください

3

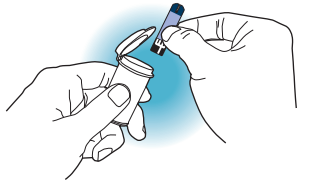

LG用センサーのバイアルからセンサーを取り出してください

4



本体にLG用センサーを挿入してください

5



血液点着のマークが表示されることを確認してください

6




LG用センサーの確認窓を見ながら十分な検体を吸引させます

7




約5秒で結果が表示されます

8




イジェクターをスライドさせLG用センサーを取り外して処分してください

対照法との差異

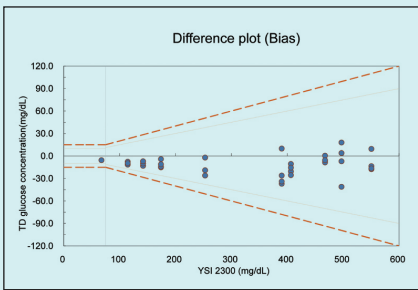

相関性

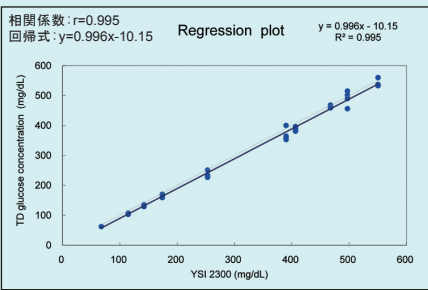

オーダー・インフォメーション

製品番号	製品名	定価	特価
4239R1006	ラボ グルコ機器本体 1台	14,000円	7,000円
4239R1007	LG用センサー (50枚入り×2箱)	18,000円	9,000円
4239R1008	LG用コントロール溶液+センサー1箱	12,000円	6,000円

仕様

ヘマトクリット範囲	0% - 70%
測定範囲	20 - 600mg/dL
電源	CR2032 × 1個
重量	42g
サイズ	95(L) × 49(W) × 14(H)mm
必要検体量	1.1μL
測定時間	約5秒
記憶容量	400件

輸入元・学術のお問い合わせ
 株式会社フォラケア・ジャパン
 東京都港区港南2-11-18-101
 TEL: 03-5782-7627 FAX: 03-5782-7628

販売
 リサーチ・アンド・イノベーションジャパン株式会社
 千葉県白井市七次台3-13-1
 TEL: 090-2248-45557 FAX: 047-497-0243
 www.r-i-j.com

代理店

Blank area for listing agents.